

5 mL 磁力架说明书

【产品名称】5 mL 磁力架

【英文名称】5 mL Magnetic Separation Racks

【订货信息】

货号	产品名称	规格
NE3001	5 mL 磁力架	件

【简介】

东纳生物 5 mL 磁力架设有 1 个磁力孔，适配 5 mL 流式管；孔四周均匀分布强力磁场，可快速将磁珠吸附至流式管内壁，从而实现分离纯化细胞、外泌体、蛋白或核酸等物质的目的。适用于细胞分选、外泌体捕获、核酸提取、蛋白纯化、二代测序的文库纯化、杂交捕获等实验流程。

【产品信息】

产品名称	5 mL 磁力架
产品货号	NE3001
推荐耗材	5 mL 流式管
工作体积	1.0-5.0 mL
孔数	1
保存条件	室温保存



【操作说明】

1. 将装有待分离磁珠样品的 5 mL 流式管置于磁力孔内；
2. 待溶液完全澄清后，小心吸取上清，根据实验需求选择丢弃或保留上清；
3. 将流式管从磁力孔内取出，根据实验需求加入其他试剂，重悬磁珠样品，即完成 1 次磁分离操作；
4. 根据实验需求重复进行磁分离步骤或将磁珠样品进行后续实验操作。

【注意事项】

1. 本磁力架具有极强磁场，切勿与其它磁场靠近，且应远离金属和易受磁场干扰的电子产品等；
2. 使用后应及时擦干磁力架表面液体，避免长时间接触液体；必要时可用湿布和温和的洗涤剂清洁；
3. 建议在常温干燥环境中使用本产品；使用温度请勿超过 50℃；
4. 请勿高压灭菌磁力架。

【生产单位】

公司名称 南京东纳生物科技有限公司
 地 址 南京市江宁区龙眠大道 568 号南京生命科技小镇北区 5 号楼 6 楼
 邮政编码 211100
 电话号码 025 8347 5811
 公司网站 www.nanoeast.net